

杂交瘤专用B细胞分离液

货号	规格
BTYA0601	100mL

储存; 2-8℃储存, 有效期6个月

一、产品描述:

本产品是利用细胞内外存在盐离子浓度差而导致细胞膜胀破的原理来裂解无核红细胞的。本产品经无菌处理,主要用于B淋巴细胞的分离实验中红细胞的去除。

二、使用说明:

- 1. 取1只小鼠脾脏充分研磨后用无菌PBS重悬,离心去上清后加入10m1的B细胞分离液。轻轻涡旋或颠倒混匀。
 - 2. 冰上放置5~10分钟, 其间轻轻涡旋混匀两次, 红细胞裂解后, 溶液应该是清亮透明的。
 - 3. 收集细胞: 4℃, 450×g离心10分钟以沉淀B细胞, 小心吸弃上清液。
 - 4. 重悬细胞,用于后续实验。

三、注意事项:

- 1、本裂解液为无菌产品,分离细胞用于细胞培养时请注意无菌操作。
- 2、为了您的健康和安全,请穿实验服和佩戴一次性手套。