



杂交瘤融合专用培养基 (50X)

货号	规格
CM-2003-20	20ml

储存：2-8℃避光可保存 2 周，- 20℃可保存 18 个月。避免反复冻融；建议分装后冻存。

一、产品描述

杂交瘤融合专用培养基可用于大鼠和小鼠单克隆抗体制备过程中的融合步骤，具有明显的增加细胞融合概率的能力，可在融合过程中替代常规的饲养细胞。

二、使用方法

1. 将杂交瘤融合专用培养基置于室温或冷水中融化；
2. 融化过程中，轻轻颠倒混匀；
3. 杂交瘤融合专用培养基以 50X 浓缩液形式提供，使用完全培养基按 1:50 (v/v) 进行稀释；

注意：

- ✓ 杂交瘤融合专用培养基适用的基础培养基为IMDM，其它培养基未经测试。
- ✓ 杂交瘤融合专用培养基只作为细胞培养添加剂使用，不可代替血清。

三、产品特性

1. 外观：淡黄色澄清液体；
2. 组分：多种维生素及其它化合物混合制成；
3. 过滤条件：经 0.1μm滤膜多重过滤，并通过质控检测；
4. 微生物检测：支原体检测阴性；
5. 建议分装后冻存，避免反复冻融；
6. 含有杂交瘤融合专用培养基的工作溶液建议1周内用完。